



1-001A7410

SUPPORT DE LAVAGE BALLON

Laver rapidement et sans contact avec le solvant les ballons 1L

- 1/ déposer le ou les ballons souillés de bitume dans le support
- 2/ visser la plaque de fixation
- 3/insérer dans la chambre de lavage de l'extracteur de liant
- 4/programme : 4 lavages / 5 séchages ; temps de remplissage : 75 secondes



Avant

Après

1-001A7420

SUPPORT DE LAVAGE USTENSILES

Laver rapidement et sans contact avec le solvant les ustensiles de laboratoire (pelle, spatule, bille, support anneau...)

- 1/ déposer les ustensiles souillés de bitume dans le bac
- 2/ insérer dans la chambre delavage de l'extracteur de liant
- 3/ programme : 5 lavages / 5 séchages ; temps de remplissage : 55 secondes

